

2重染色でのプローブの選び方



TYPE 1 Fast Red	TYPE 6 Fast Blue
High Expression	Low or Medium Expression
Medium Expression	Low Expression
Low Expression	Low Expression

- ターゲットの遺伝子をFast Red/TYPE1、内部標準遺伝子などのコントロール遺伝子をFast Blue/TYPE 6と選択する。
- 2種類のターゲット遺伝子を染色する場合、発現の低いものをFast Blue/Type6とし、より発現の高いものをFast Red/Type1と選択する。
- 高発現の内部標準遺伝子を染色したい場合、ターゲットを遺伝子をFast Blue/Type6とし、高発現の内部標準遺伝子をFast Red/Type1と選択する。