



血清型ファイルのインポート方法

- ダウンロードした血清型ファイルを保存します
 - 保存先はcatalogフォルダを推奨しております
([PC>Windows\(C:\)>OLI FUSION>data>catalog](#))
- ファイルをダウンロード後、Fusionにインストールをします
- Fusionソフトを立ち上げ、
Utilities>Update Reference>Update Reference File
の順にクリックします

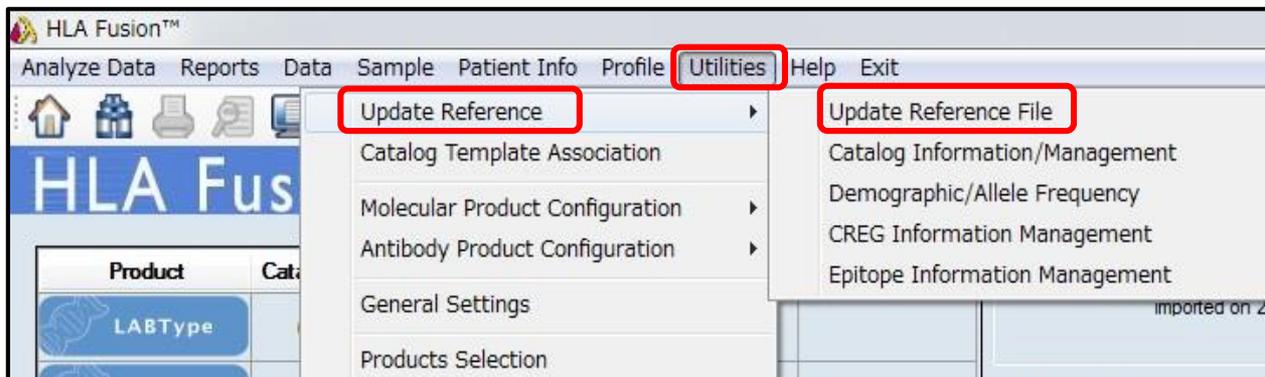

血清型ファイルのインポート方法

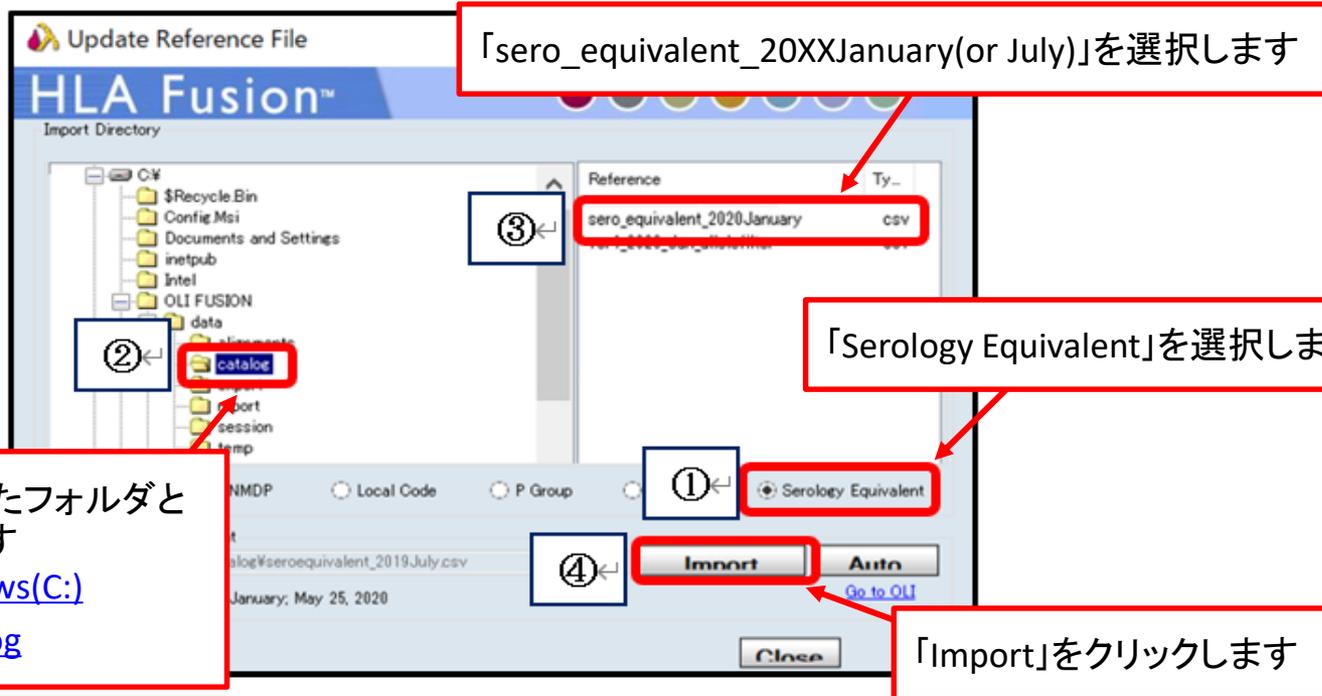

- 右図が表示されましたら、適切に血清型ファイルがインポートできました
- 「OK」をクリックして、インポート作業は完了です

