



VL01-000389
2021年2月吉日

お客様各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
マネージャー 横沢 佑弥
製品担当 小塚 寛太

ViewRNA Tissue Assay Core Kit 製品キット内梱包変更に伴うお知らせ

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様に愛顧いただいております Thermo Fisher Scientific 社 Invitrogen™ ViewRNA™ Tissue Assay Core Kit につきまして、下記とおり昨年の梱包内容変更に伴うお知らせがございましたのでご連絡申し上げます。不明な点につきましては弊社技術グループ(電話:03-5776-0040、E-mail: Tech_support@veritastk.co.jp)までお問い合わせください。

敬具

記

1. 対象製品

商品コード	商品名	梱包単位
TFA-19931/ TFA-19932	ViewRNA Tissue Assay, Core Kit/ ViewRNA Tissue, Blue Module	24 assay
TFA-19942/ TFA-19943	ViewRNA Tissue Core Kit 96 asy/ View Tissue Blue Module 96 asy	96 assay

2. 変更内容

昨年 ViewRNA Tissue Assay の一部である Fast Red Substrate のタブレットが廃止され、Fast Red liquid system に切り替りました。最近、Fast Red liquid substrate を、マウスまたは脂肪脂質が多い組織からの凍結切片で Fast Blue substrate と組み合わせで使用した場合、シグナルが少ないか、ぼやけていることがわかりました。そこでプロトコルに次の変更を加えることをお勧めします。尚、FFPE 切片はこれまで通りご利用いただけます。

- 本キットを凍結切片に使用する場合は、Fast Red または Fast Blue のいずれかを使用して1色での染色を強くお勧めします。一部の凍結切片では、Fast Red と Fast Blue の共染色は推奨いたしません。
- これらのキットを凍結切片と一緒に使用することはお勧めしません。凍結切片に本キットを購入され結果が想定しているものでなかった場合は、弊社にご相談ください。

*参考文書: ThermoFisher Scientific 社からの Customer Notification

以上