

LiRAS™ for LiPA HLAインストールマニュアル

● **注意**


1. LiRAS™ for LiPA HLA にインストールに必要な PC 環境は以下の通りです。

OS	Windows XP、Windows 7
CPU	1 GHz 以上
ハードディスク空き容量	500MB 以上 (2 GB 以上を推奨)
RAM	2 GB 以上
解像度	800×600 ピクセル以上

2. LiRAS™ for LiPA HLA をインストールする前に、Firebird®v2.1.3 (1 ページ参照)、LiRAS™ Backup/Restore (6 ページ参照) をインストールする必要があります。
3. LiRAS™ for LiPA HLA をインストール後、バグ修正の為に「XProfiBlot_V1_33」を必ずインストールして下さい。

● **Firebird® v2.1.3 のインストール**

1. CD を挿入すると以下のウィンドウが開きます。
Firebird® v2.1.3 を選択します。

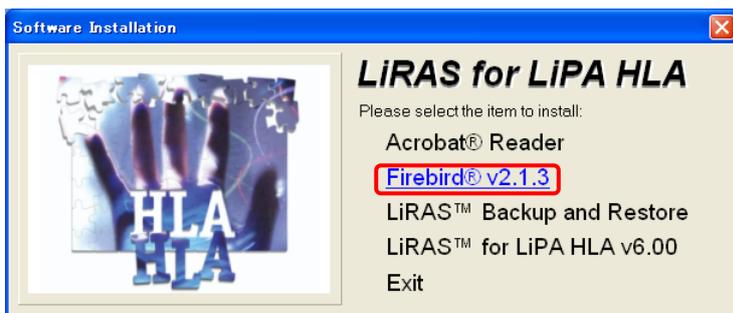


2. English を選択し、OK をクリックします。




3. Next をクリックします。




4. 「I accept the agreement」にチェックして、Next をクリックします。

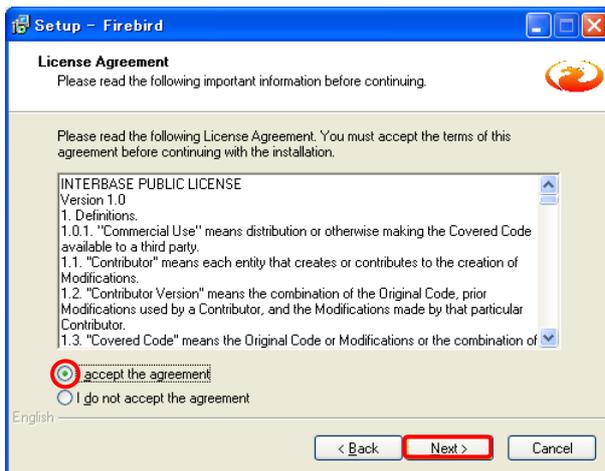


5. Next をクリックします。

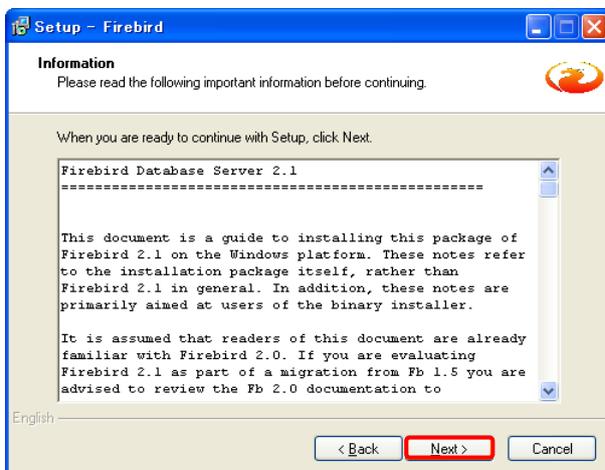


6. Next をクリックします。

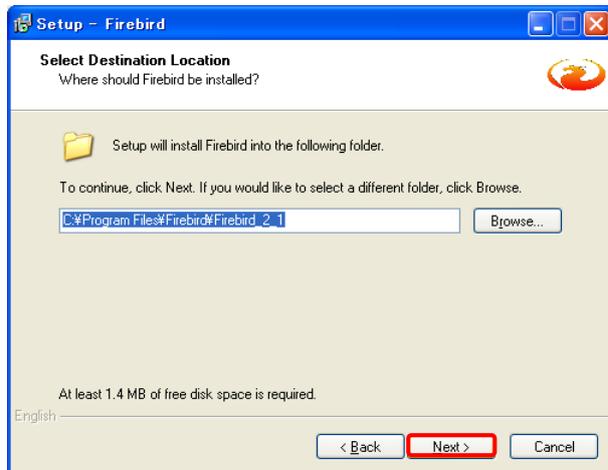


7. Next をクリックします。

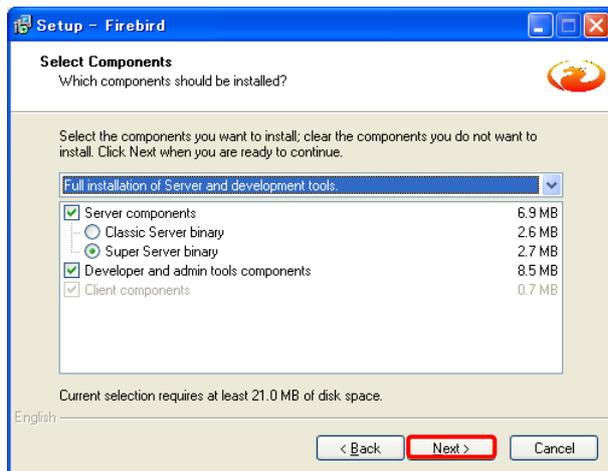

8. Next をクリックします。

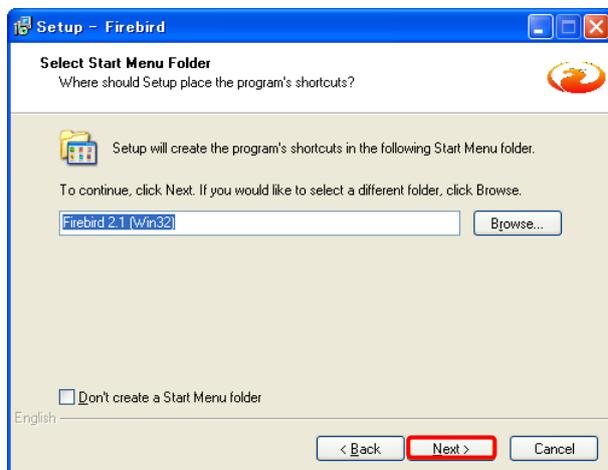


9. Next をクリックします。

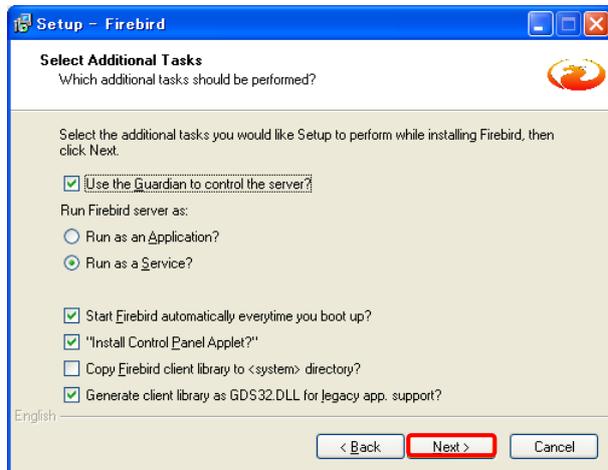


10. Install をクリックします。



11. インストールが始まります。

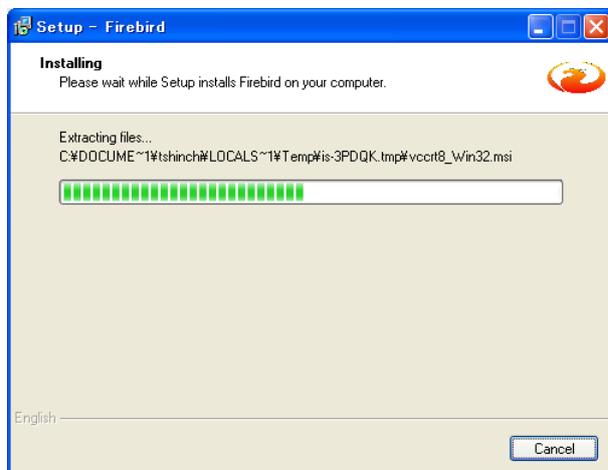

12. Next をクリックします。

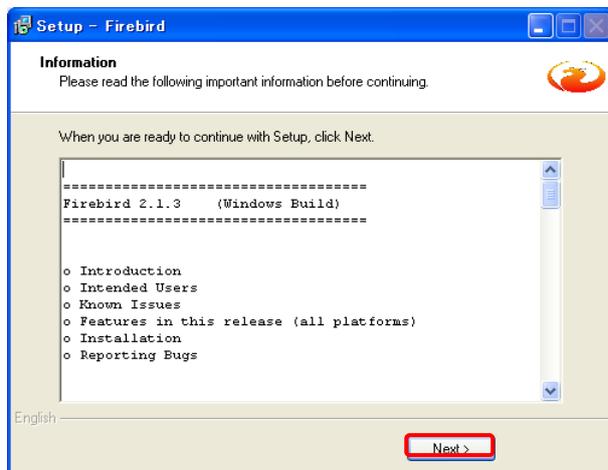


13. Finish をクリックします。




- **LiRAS™Backup and Restoreのインストール**


1. 厳密には CD ドライブ から  アイコンをダブルクリックします。
LiRAS™Backup and Restore をクリックします。

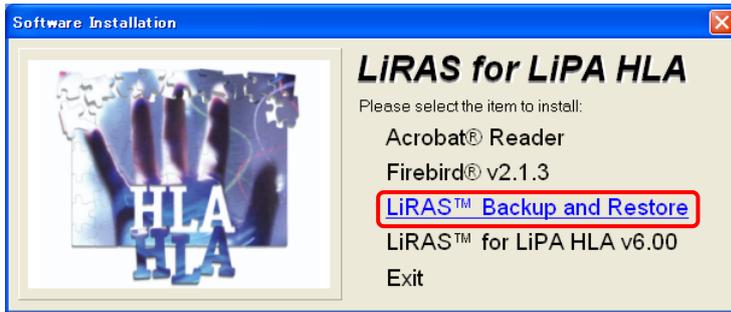


2. Next を選択します。

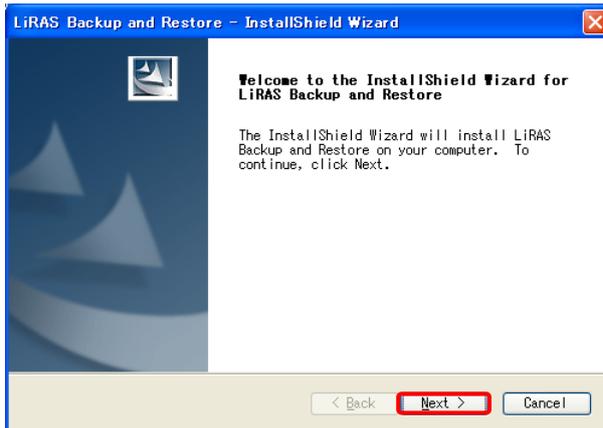


3. User Name と Company Name を入力し、Next を選択します。

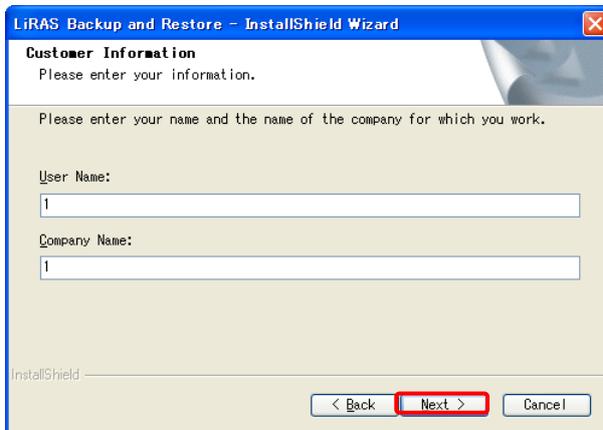


4. Next を選択します。

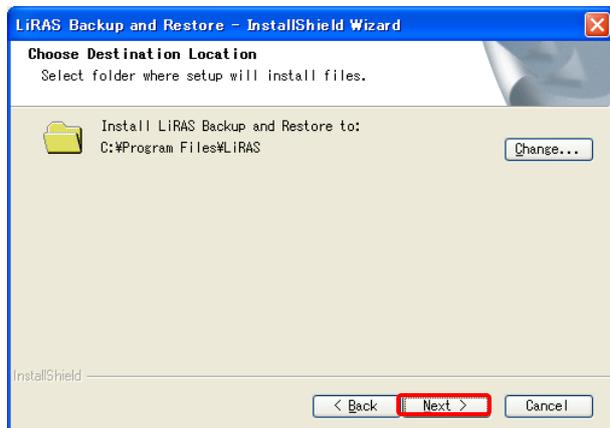

5. Install を選択します。

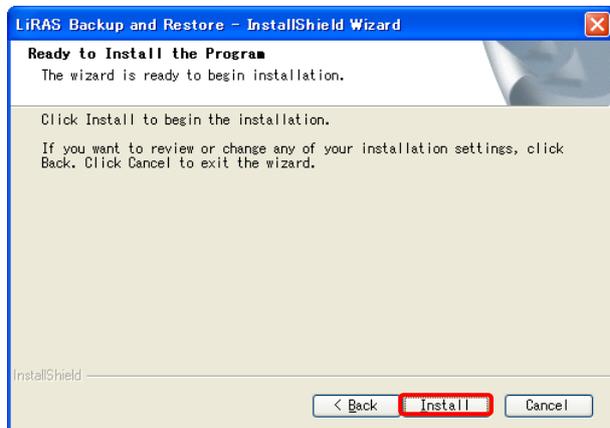


6. インストールが完了します。Finish をクリックします。

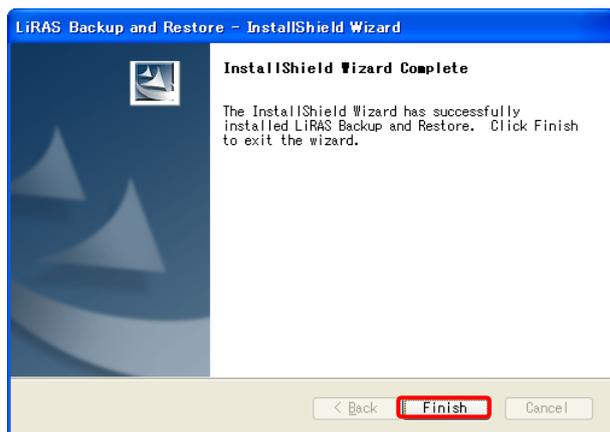


- **LiRAS™ for LiPA HLA v6.00 のインストール**


1. CD ドライブから  アイコンをダブルクリックし、LiRAS™ for LiPA HLA v6.00 をクリックします。

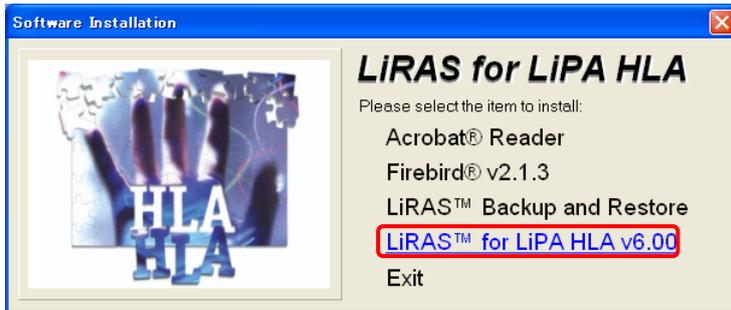

2. Next をクリックします。

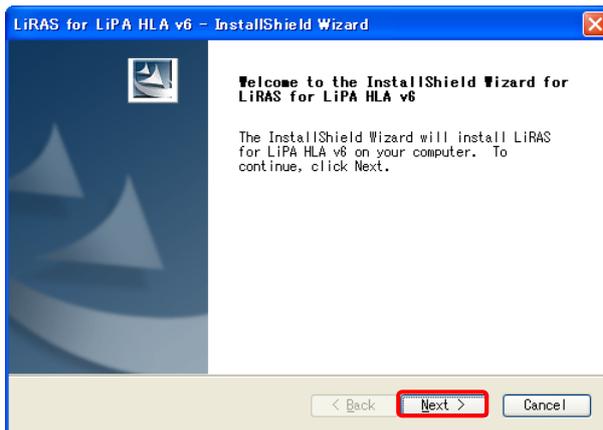


3. 「I accept the terms of the license agreement」を選択し、Next をクリックします。

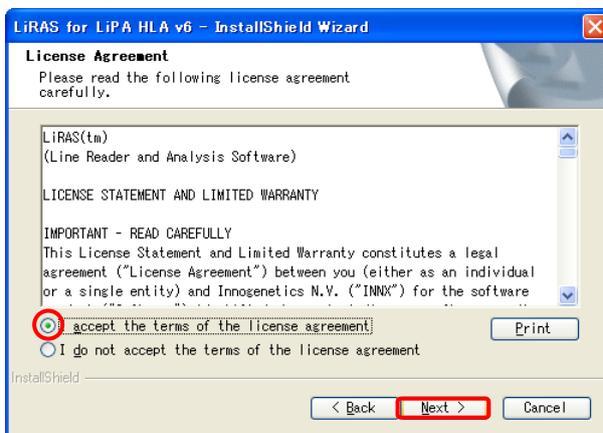

4. User Name と Company Name を入力して、Next をクリックします。




5. Next をクリックします。

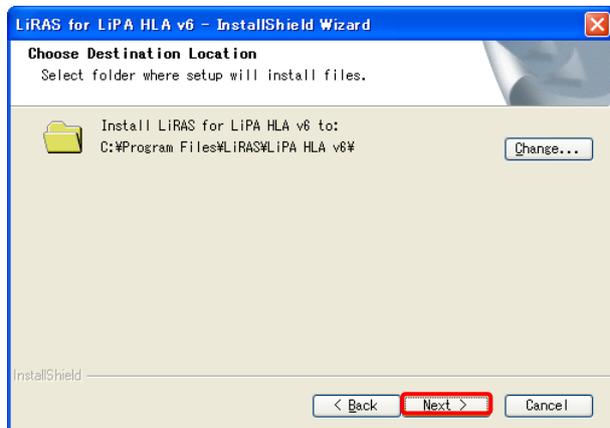


6. Install をクリックします。



7. インストールが開始します。

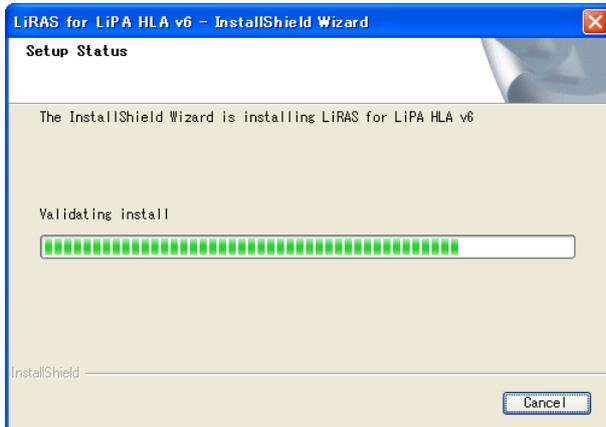


8. インストールが完了したら、**Finish** を選択します。

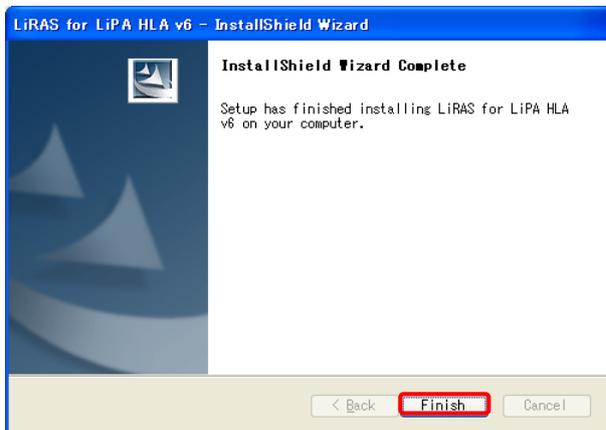

9. デスクトップの LiRAS アイコン  をクリックします。

10. Name に「SYSDBA」と記入します。Password は空欄のまま OK をクリックします。

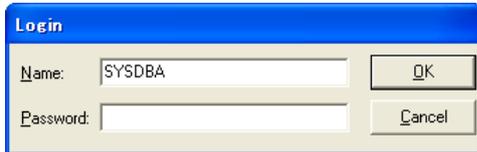


A dialog box titled "Login" with a blue header. It contains two input fields: "Name:" with the text "SYSDBA" entered, and "Password:" which is empty. To the right of the "Name:" field is an "OK" button, and to the right of the "Password:" field is a "Cancel" button.

11. 下記の画面で、New と Confirm Name に 5 文字以上の同一の英数字を入力して、新しいパスワードを設定してください。



A dialog box titled "Change Password" with a blue header. It contains several fields: "Login Name:" with "SYSDBA", "Name:" with "System Administrator", and "Password:" which is empty. Below the "Password:" field are three input fields: "Old:" (empty), "New:" (empty), and "Confirm New:" (empty). At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

12. OK を押すと、LiRAS が起動します。以上でインストールが完了します。

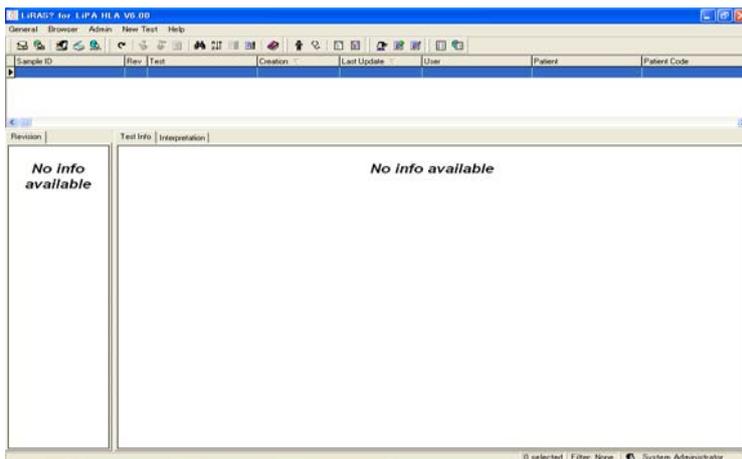


● XProfiBlot_V1_33 のインストール

1. LiRAS を起動している場合は、一度 LiRAS を終了して下さい。


2. 同封した付録 CD をご自身のパソコンに挿入してください。XProfiBlot_V1_33 のアイコンをダブルクリックします。




3. Next をクリックします。

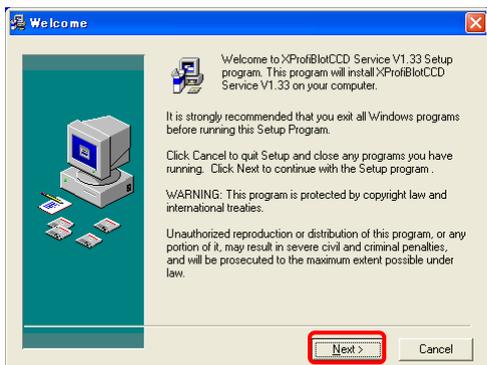


4. Next をクリックします。

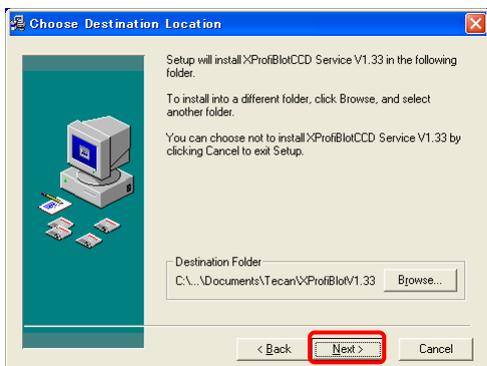


5. Next をクリックします。

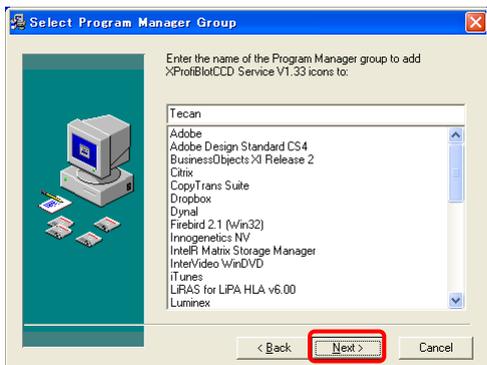

6. Next をクリックすると、インストールが始まります。

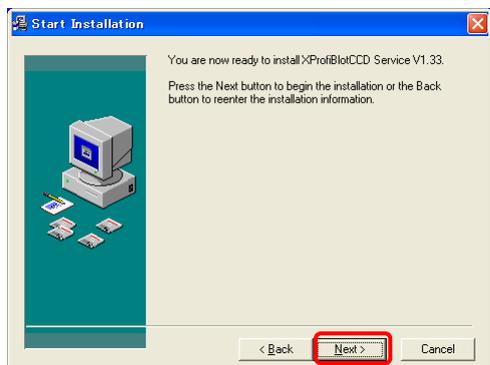

7. インストールが終わったら Finish をクリックします。

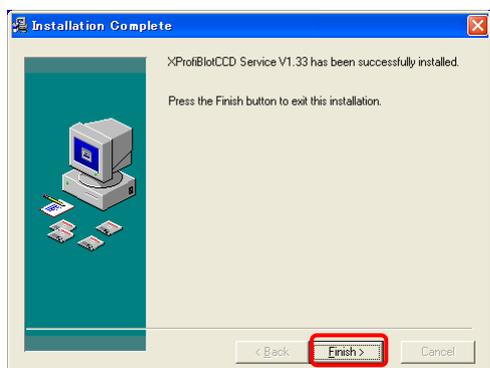

株式会社バリタス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-7-14 八洲ビル
TEL 03-3593-3211 FAX 03-3593-3216
技術的なお問い合わせは：TEL 03-3593-3385 E-mail techservice@veritastk.co.jp