


# 異なるカタログファイルで再解析を行う

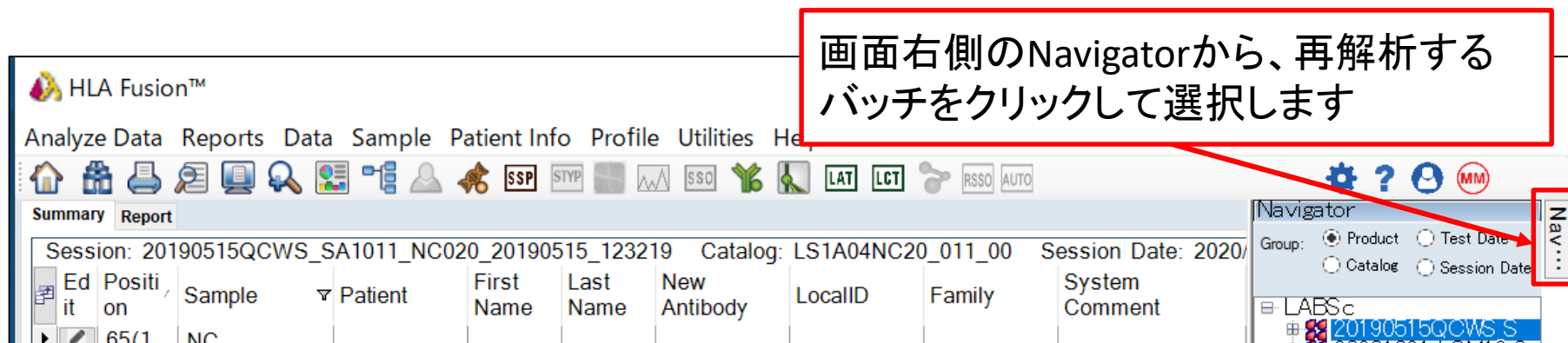

画面右側のNavigatorから、再解析するバッチをクリックして選択します

| Ed it | Positi on | Sample | ▼ Patient | First Name | Last Name | New Antibody | LocalID | Family | System Comment |
|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|---------|--------|----------------|
| ▶     | 65(1)     | NC     |           |            |           |              |         |        |                |



Reanalyze using New Settings/Catalog

| Ed it | Positi on | Sample | ▼ Patient | First Name | Last Name | New Antibody | LocalID | Family | System Comment   |
|-------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|--------------|---------|--------|------------------|
| ▶     | 65(1)     | NC     |           |            |           |              |         |        |                  |
| ▶     | 66(1.00)  | SH3101 |           |            |           |              |         |        | Low NC Raw Value |
| ▶     | 67(1.00)  | SH3102 |           |            |           |              |         |        | Low NC Raw Value |

バッチ選択後に右クリックします  
「Reanalyze using New Setting/Catalog」と表示されるので、クリックします

# 異なるカタログファイルで再解析を行う


「New Session ID」

➤新しいセッション名を入力

「New Catalog ID」

➤新しいカタログファイルを選択

最後にAnalyzeをクリックすると、  
再解析ができます

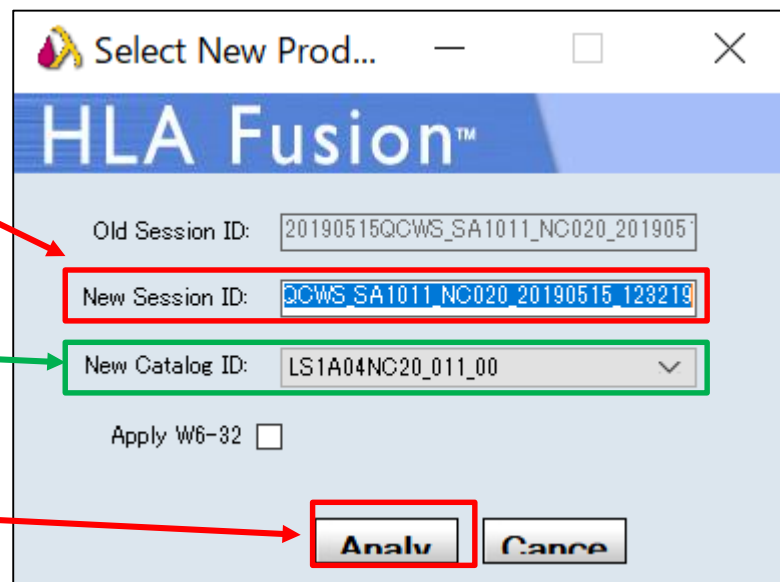

- セッション名は必ず変更してください
  - セッション名を変更しない場合、再解析ができません